




Chapitre 2


Fiche TP dilution (1/1)

2^{nde}


Protocole de dilution

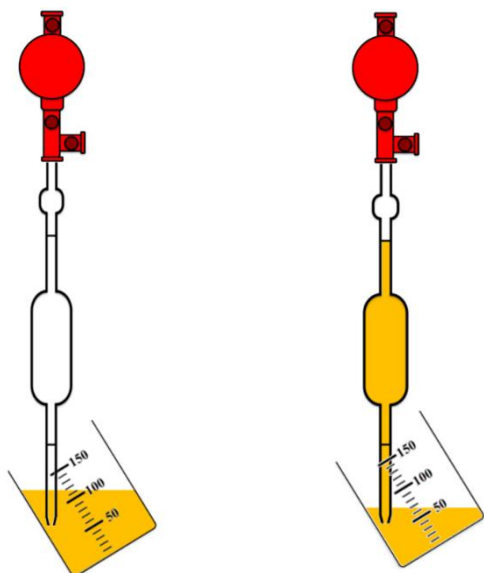


Prélever de la solution mère jusqu'au deuxième trait de jauge de la pipette

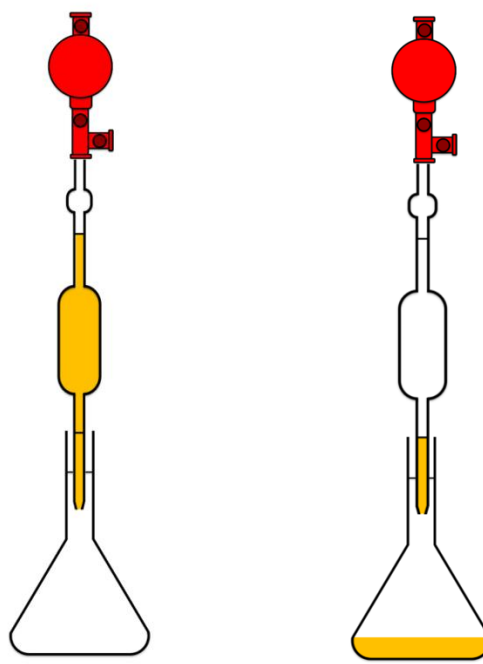


Verser dans la fiole le volume contenu entre les deux traits de jauge la pipette

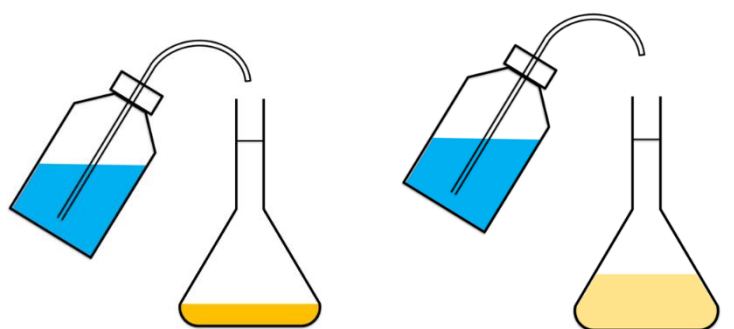

Ajouter de l'eau dans la fiole jaugée sans la remplir

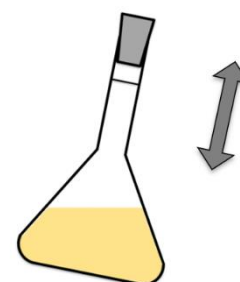

Homogénéiser la solution

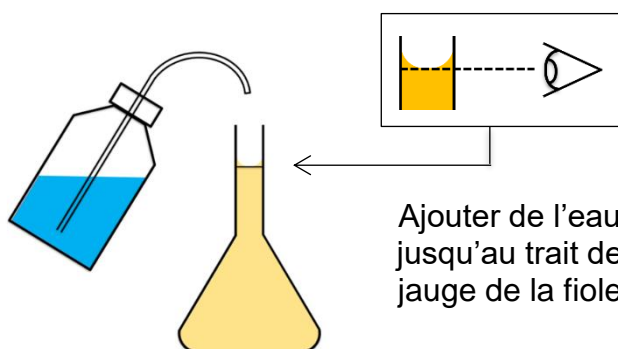

Ajouter de l'eau jusqu'au trait de jauge de la fiole

Attention :

Avant de commencer à appliquer ce protocole, il faut nettoyer la fiole avec de l'eau et nettoyer la pipette jaugée avec de la solution mère.